

QUANTOFIX® Formaldéhyde

fr

Contenu :

1 boîte en aluminium avec 100 languettes test 2 flacons de formaldéhyde-1
1 récipient avec marque de graduation à 5 mL

Conseils de sécurité :

Formaldéhyde-1 contient de la solution de hydroxyde de sodium 20–55% CAS 1310-73-2. DANGER Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Eviter de toucher la zone de test.

Mode d'emploi :

1. Rincer le récipient gradué avec la solution d'essai et le remplir jusqu'à la marque de graduation à 5 mL.
2. Ajouter 10 gouttes de formaldéhyde-1.
3. Agiter brièvement.
4. Immerger la languette test dans la solution d'essai préparée pendant 1 seconde.
5. Eliminer l'excédent de liquide en secouant.
6. Après exactement 60 secondes, comparer la zone de test avec l'échelle colorimétrique.

Interférences:

D'autres aldéhydes comme par ex. l'acétaldéhyde ou le glutaraldéhyde réagissent seulement dans des concentrations importantes avec une coloration de la zone de test qui diffère de l'échelle colorimétrique. Il ne se produit aucune réaction avec l'acétone. On observe un résultat inférieur à la valeur réelle en présence d'oxydants et de réducteurs puissants.

Nota bene :







Si les languettes test indiquent une concentration de formaldéhyde de 200 mg/L, il se peut alors que la concentration réelle soit plus élevée. Nous recommandons dans ce cas une dilution progressive avec de l'eau jusqu'à ce que la teneur en formaldéhyde ainsi obtenue corresponde au domaine de mesure du papier réactif. La concentration de formaldéhyde doit ensuite être indiquée compte tenu du facteur de dilution.

Elimination :

Éliminez les languettes test utilisées avec les déchets dangereux.

Conservation et stabilité :



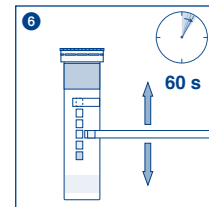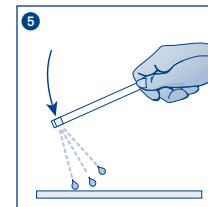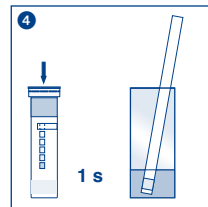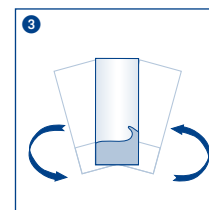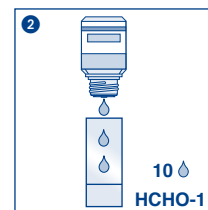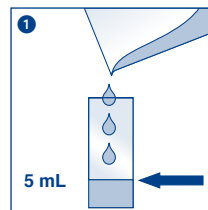




Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage maximale : +30 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, le kit de test se conserve jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.



atlantic labo
l'alternative...

Réactifs - Matériels - Consommables pour laboratoires

22 rue de l'Hermitte 33520 BRUGES
Tél. +33 (0) 5 56 16 20 16 - Fax. +33 (0) 5 56 57 68 07
contact@atlanticlabo-ics.fr www.atlanticlabo-ics.fr

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przechowywać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenido suficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

Rev 2015-11 A007897/913 28/1151.5