

# QUANTOFIX® Arsenic 10

fr

## Contenu :

1 boîte en aluminium avec 100 languettes test 1 tube à essai  
1 flacon de As-1 1 seringue de 10 mL  
2 flacons de As-2 1 aiguille  
2 flacons de As-3

## Conseils de sécurité :

La zone de test de chacune des languettes contient du bromure mercurique : toxique par contact avec la peau. As-2 contient de l'acide sulfamique 50–100% CAS 5329-14-6. ATTENTION.

## Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Éviter de toucher la zone de test.

## Mode d'emploi :

- Utiliser la seringue pour injecter 3 fois 10 mL de solution échantillon dans le tube à essai. Ajouter successivement les réactifs suivants, agiter le tube pendant env. 2 s chaque fois que vous avez ajouté l'un d'eux :
- 1 goutte As-1
- 1 mesurette As-2
- 1 mesurette As-3
- Immédiatement plonger la languette et sa zone de test dans le tube à essai sur une longueur de 2 cm et la fixer avec le couvercle (voir schéma). Pour compenser la pression, piquer l'aiguille dans le couvercle et la laisser enfoncée.
- Attendre 10 minutes.
- Immerger la zone de test de la languette pendant 2 s dans de l'eau distillée.
- Éliminer l'excédent de liquide en secouant et comparer la zone de test avec l'échelle colorimétrique.

## Interférences :

Les ions suivants interfèrent seulement dans des concentrations supérieures à celle indiquée :

1000 mg/L :  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{CN}^-$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ , EDTA ;  
500 mg/L :  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{F}^-$  ; 100 mg/L :  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Sn}^{2+}$ ,  $\text{CrO}_4^{2-}$ ,  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{PO}_4^{3-}$  ; 25 mg/L :  $\text{ClO}_3^-$  ;  
5 mg/L :  $\text{Co}^{2+}$  ; 2 mg/L :  $\text{S}^{2-}$ ,  $\text{SO}_3^{2-}$  ; 1 mg/L :  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Sb}^{3+}$ ,  $\text{SeO}_3^{2-}$ ,  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  ; 0,5 mg/L :  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Cu}^{2+}$

## Élimination :









Éliminez les languettes test utilisées avec les déchets dangereux.

## Conservation et stabilité :

Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage maximale : +30 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les languettes test se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.

## Nota bene :

Le bouchon de la boîte de languettes contient un agent dessiccateur non toxique. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau.

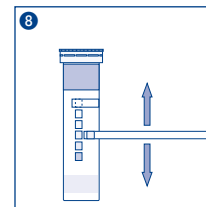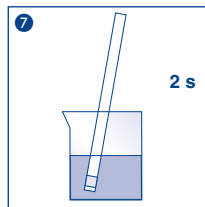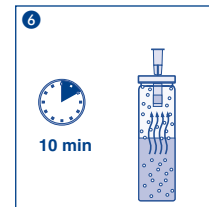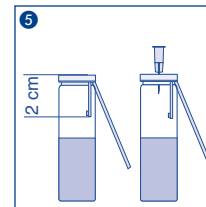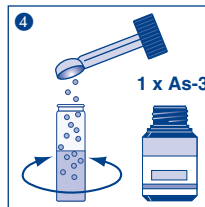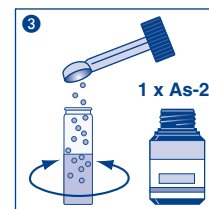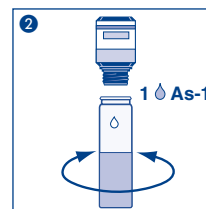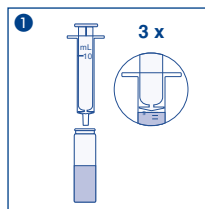

**atlantic labo**  
l'alternative...

Réactifs - Matériels - Consommables pour laboratoires

22 rue de l'Hermitte 33520 BRUGES  
Tél. +33 (0) 5 56 16 20 16 - Fax. +33 (0) 5 56 57 68 07  
contact@atlanticlabo-ics.fr www.atlanticlabo-ics.fr

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Produktionsnummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerse asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observarse las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istru- zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		