



visocolor[®] alpha

Dureté résiduelle

atlantic labo
l'alternative...

Réactifs - Matériels - Consommables pour laboratoires

22 rue de l'Hermite 33520 BRUGES

Tél. +33 (0) 5 56 16 20 16 - Fax. +33 (0) 5 56 57 68 07

contact@atlanticlabo-ics.fr

www.atlanticlabo-ics.fr



REF 935 080

0.04–0.30 °d

200 Tests

Kit de test pour la détermination colorimétrique de la dureté résiduelle

fr

Indications de danger : H_R contient de l'éthanol 20–35 % et de la triéthanolamine 20–45 %. Pour avoir des informations supplémentaires, commandez s.v.p. une fiche de données de sécurité. **Mode d'emploi :** voyez aussi le pictogramme à l'intérieur

1. Rincer plusieurs fois le récipient avec l'échantillon d'eau et le remplir jusqu'à la graduation (5 mL).
2. Ajouter 2 gouttes de H_R et mélanger en agitant.
3. Placer le récipient sur l'échelle de couleurs et attribuer la valeur par l'inspection du haut. Des valeurs intermédiaires peuvent être évaluées.

Cette méthode ne convient pas pour l'analyse de l'eau de mer.

Eliminations des échantillons : Les échantillons d'analyse utilisés peuvent être envoyés à l'égout avec de l'eau du robinet avant leur traitement à l'unité locale de traitement des eaux.

échantillon


5 mL



2 x



°d	°e	°f	μmol/L
0.04	0.05	0.07	7
0.08	0.10	0.14	14
0.15	0.19	0.27	27
0.30	0.38	0.53	53

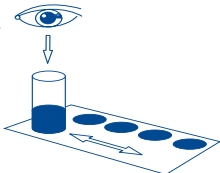

Dureté résiduelle

0.00

0.04

0.08

0.15

0.30